attachment B

iPS-TIG114-4f1 凍結保存液組成

B-1 NIHS0614 Token 緩慢法1 JCRB1437 Seed

10%DMSO液		メーカー	型番	最終濃度	
	Dimethyl Sulphoxide	SIGMA	D2650	10%	
	培地A-1またはA-2			90%	
	rhFGF-2(bFGF)	片山化学工業	16100102	4ng/mL	

B-2 JCRB1437 Seed2 ,Distribution 緩慢法2 JCRB1437.01 Seed

10%DMSO液		メーカー	型番	最終濃度	
	Dimethyl Sulphoxide	SIGMA	D2650	10%	
	培地A-1またはA-2			90%	
	rhFGF-2(bFGF)	片山化学工業	16100102	4ng/mL	
	10mM Rock inhibitor(Y-27632)*	WAKO	253-00513	10 uM	

B-3 JCRB1437.01 Distribution ガラス化法

DAP213液(10ml)		メーカー	型番	最終濃度	液量
	Dimethyl Sulphoxide	SIGMA	D2650		1.43ml
	10M acetamide**	WAKO	015-00115		1ml
	propylene glycol	WAKO	164-04996		2.2ml
	培地A-2				5.37ml
	rhFGF-2(bFGF)	片山化学工業	16100102	4ng/mL	
					10ml

フィルター濾過して使用

*10mM Rock inhibitor(Y-27632)

**10M acetamide

5mg Y-27632を 1.48ml 滅菌水で溶解。-20℃保存 5.9g acetamideを 10ml滅菌水で溶解。室温保存